

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus

Giltig från: 2026-05-22

Innehållsansvar: Linda Ahlqvist, (liner4), Sektionsledare

Giltig till: 2028-05-22

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Larm från frysskåp minus 80 grader, Uddevalla

Revidering i denna version:

Ingen revidering.

Bakgrund

I samband med primär höftplastikoperation sparas ibland patientens caput femoralis om det är av god kvalitet, för att senare användas till packningsben vid kirurgi på patient med osteolys etc. För att benet skall kunna användas måste det kunna förvaras i minus 80 graders kyla.

Denna verksamhet anpassas till nu gällande lagar och förordningar.

Fullständig beskrivning och redogörelse kring detta finns i "Kvalitets-handboken - vävnadsinrättningen för ben i VGR". Dokumenten finns vid benbanksfrysen, där finns även lokala anvisningar: Arbetsbeskrivning för benbank vid Ortopedkliniken NU-sjukvården. Rutin vid larm från frysskåp minus 80 grader.

Syfte

Skapa ett dokumentstöd vid frysskåpshaveri och säkerställa jämn temperatur på tillvaratagen benvävnad.

Vilka berörs

All personal vid operationsavdelningen på Uddevalla sjukhus.

Metodbeskrivning

Rutin vid larm från frysskåp till benbank på operation i Uddevalla

När frystemperaturen stiger från minus 80 grader till minus 55 grader, startar ett larm på frysskåpet och även på tekniska avdelningen på sjukhuset i Uddevalla.

- Ring Västfastigheter dagtid; 000104413550/jour- helgtid: ring växel 09 begär tekniska avd, berätta vad som hänt/ alternativt tekniska avd ringer hit.
- Stäng av larmet genom att föra ner den svarta knappen längst ner på frysskåpet från standby till normalt läge.
- Kontrollera att dörren på frysskåpet är ordentligt stängd!
- Har frysen stannat/ havererat, tag kontakt med kem lab tel: 52580, där finns en frys minus 70 grader, transportera skyndsamt all fryst vävnad i kylväskor ner till kemlab.
- Om larm sker på obemannad tid på operation och Västfastigheter inte kan åtgärda felet tas kontakt enligt rutin som återfinns på benbanksfrys.

Avslutning

Benvävnadsansvarig opssk tar över ansvaret.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Operation Uddevalla sjukhus

Innehållsansvar: Linda Ahlqvist, (liner4), Sektionsledare

Granskad av: Johanna Fällén, (johfa11), Överläkare

Godkänd av: Jimmy Bjelkengren, (jimbj), Verksamhetschef

Dokument-ID: NU10093-1252922689-162

Version: 9.0

Giltig från: 2026-05-22

Giltig till: 2028-05-22