

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Jan-Olof Björn, (jaobj1), Medicintekniker

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Giltig från: 2025-03-31

Giltig till: 2027-03-31

Kalibreringsprotokoll läkemedelskylskåp

Förändringar sedan föregående version

Nytt dokument.

Ersätter rutin ”3.5.09 Kalibreringsprotokoll läkemedelskylskåp” i tidigare kvalitetsystem.

Sammanfattning

GMP - Kalibreringsprotokoll läkemedelskylskåp.

Utskriven kopia finns i rutinpärmerna.

Utförande

Placerad: _____

Godkänd, datum och sign. _____ Kondition: _____

Referens utrustning:

Temperaturmätare: _____ Probe nr: _____

Temperaturmätning:

1. Stick ner proben i lilla flaskan där kylskåpets givare sitter, annars fluktuerar värdet för mycket.
2. Låt stå 20 minuter.

3. Läs av temperaturen på referensinstrumentet, jämför med kylskåpets termometer.

Godkänt ± 0.6 °C.

4. Om temperaturen avviker mer än 0,6 °C, justera kylskåpets termometer. Se manual för kylskåp.

Tolerans $\pm 0,6$ °C

Avvikelse _____ °C

Optisk besiktning

Anmärkningar: _____

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: Medicinklinik

Innehållsansvar: Jan-Olof Björn, (jaobj1), Medicintekniker

Granskad av: Anna Bäck, (annba60), Apotekare

Godkänd av: Katarina Zamac, (katlu3), Verksamhetschef

Dokument-ID: SAS9660-1081940308-69

Version: 1.0

Giltig från: 2025-03-31

Giltig till: 2027-03-31