

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2026-06-18

Innehållsansvar: Camilla Karlsson, (camka2), Sektionsledare

Giltig till: 2028-08-21

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Instruktion torrkokare - nuklearmedicin

Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Förtydligande inställning koktid. Nya innehållsgranskare.

Bakgrund och syfte

Syftet med denna rutin/instruktion är att vägleda den nuklearmedicinska personalen i handhavandet av torrkokaren (Accublock Digital Dry Bath) som finns i hotlab.

Torrkokaren ska stå plant och förslagsvis med 15 cm utrymme runt omkring.

Tänk på att hålla avstånd till torrkokaren på grund av strålningen.

Utförande

1. Starta torrkokaren genom att trycka på knappen på baksidan av apparaten.
2. Tryck på Start/stop knappen för att med pilarna kunna välja rätt koktid för radiofarmaka enligt beredningsinstruktion (vanligtvis 120 °C).
3. Välj lämplig tid att hålla kvar uppvärmningen med pilarna under h:m.
4. Tryck på Start/stop knappen för att starta uppvärmningen. Lampan vid Heating lyser rött under tiden som uppvärmningen pågår och slocknar när rätt temperatur uppnåtts - tar cirka 20 minuter. Kokaren piper när rätt temperatur uppnåtts.
5. Radiofarmakavialen placeras i kokaren när rätt temperatur uppnåtts. Se till att placera radiofarmakavialen i rätt fack:

MAG3 placeras i facket för MAG3, Sannibi placeras i facket för Sestamibi

6. Tryck på Start/stop-knappen och ställ in önskad tid, exempelvis 10 minuter. Tryck därefter Start/stop igen. Nedräkningen startas automatiskt när temperaturen åter gått upp till 120 °C.
7. Om du inte använder dig av torrkokarens tidsinställning så starta ett tidtagarur, för att hålla rätt koktid.

Kom ihåg att när torrkokaren signalerar att den nått rätt temperatur, så sjunker temperaturen något innan den åter visar 120 grader. Nedräkningen för koktiden börjar först när temperaturen åter nått 120 grader.

Ställ gärna även en timer för att du själv ska komma ihåg att plocka upp radiofarmaka.

Information om handlingen

Handlingstyp: Rutin

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Innehållsansvar: Camilla Karlsson, (camka2), Sektionsledare

Granskad av: Ina Gillström, (inagi1), Sjukhusfysiker, Rafid Hadad, (rafha1), Apotekare, Marie Frisell, (marfr13), Enhetschef

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

Dokument-ID: SKAS9700-757502554-457

Version: 5.0

Giltig från: 2026-06-18

Giltig till: 2028-08-21