

Gäller för: VE Bild o funktionsmed

Giltig från: 2024-08-21

Innehållsansvar: Camilla Karlsson, (camka2), Sektionsledare

Giltig till: 2026-08-21

Granskad av: Flera granskare finns - se eftersättsblad

Godkänd av: Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

## Instruktion torrkokare - nuklearmedicin

### Förändringar sedan föregående version

Förlänger giltighetsdatum. Ändrat placering av torrkokare. Ändrat koktemperatur till 120 grader. Förtydligat förfarande vid kokning.

### Bakgrund och syfte

Syftet med denna rutin/instruktion är att vägleda den nuklearmedicinska personalen i handhavandet av torrkokaren (Accublock Digital Dry Bath) som finns i hotlab.

### Utförande

1. Torrkokaren ska stå plant och förslagsvis med 15 cm utrymme runt omkring. Starta torrkokaren genom att trycka på knappen på baksidan av apparaten.
2. Om inte redan inställt, välj 120 grader med pilarna under grader och välj lämplig tid för att hålla kvar uppvärmningen (exempelvis 40 min) med pilarna under h:m.
3. Tryck på Start/stop knappen för att starta uppvärmningen.
4. Lampan vid Heating lyser rött under tiden som uppvärmningen pågår och slocknar när rätt temperatur uppnåtts-tar cirka 20 minuter. Lampan vid Time lyser när nedräkning används. Den börjar lysa när rätt temperatur uppnåtts och nedräkningen startar automatiskt.
5. Placera rätt radiofarmakavialen i rätt fack: MAG3 ska placeras i facket för MAG3, Salmibi ska placeras i facket för Sestamibi.
6. Tryck på Start/stop knappen för att med pilarna kunna välja rätt koktid för radiofarmaka enligt beredningsinstruktionen.

Placera farmaka i kokaren när rätt temperatur uppnåtts. Tryck åter på Start/stop knappen för att starta nedräkning av vald koktid igen. Om du

inte använder dig av torrkokarens tidsinställning så starta ett tidtagarur, för att hålla rätt koktid.

Kom ihåg att när torrkokaren signalerar att den nått rätt temperatur, så sjunker temperaturen något innan den åter visar 120 grader. Om du placerat vialen i facket så startas nedräkningen för koktiden först när temperaturen åter nått 120 grader.

**Tänk på att hålla avstånd på grund av strålningen.**

Ställ gärna även en timer för att du själv ska komma ihåg att plocka upp radiofarmaka.

# Information om handlingen

**Handlingstyp:** Rutin

**Gäller för:** VE Bild o funktionsmed

**Innehållsansvar:** Camilla Karlsson, (camka2), Sektionsledare

**Granskad av:** Axel Krefors, (axela1), Sjukhusfysiker, Lina Welander, (linwe4), Enhetschef, Karin Olsson, (karol52), Apotekare

**Godkänd av:** Christian Göransson, (chrgo6), Verksamhetschef

**Dokument-ID:** SKAS9700-757502554-457

**Version:** 4.0

**Giltig från:** 2024-08-21

**Giltig till:** 2026-08-21